



北京鼎国昌盛生物技术有限责任公司
BEIJING DINGGUO CHANGSHENG BIOTECHNOLOGY CO., LTD

5×Tris-甘氨酸蛋白电泳缓冲液（粉剂）

产品编号：WB-0051

产品规格：1L/袋

产品简介：

Tris-甘氨酸蛋白电泳缓冲液是实验室常用生化试剂，可用于 SDS-PAGE 时的电泳缓冲液。

保存条件：室温保存，两年有效。

使用说明：

本品为 5×浓度，使用前用蒸馏水溶解定容至 1L，为 5×浓度，用时稀释 5 倍用即可。次电泳液可重复使用 2~3 次。电泳液可以回收重复利用，一般将回收的电泳液加入垂直电泳槽的下半部分，上半部分最好使用新鲜电泳缓冲液。

注意事项：

- 1、配制好的电泳液使用时间不宜超过两周。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。