



考马斯亮蓝染色液

产品编号: WB-0101

产品规格: 100ml

产品简介:

考马斯亮蓝快速染色液(Commassie Blue Fast Staining Solution)是以考马斯亮蓝 R-250 为染料配制而成的染色液, 可用于 SDS-PAGE 或非变性 PAGE 蛋白电泳的快速染色, 或 Western 转膜后 PAGE 胶上残余蛋白的检测。考马斯亮蓝染色液采取新配方, 超薄胶只需染色 10 分钟, 就可以显示出清晰的蛋白电泳条带。

保存条件: 室温密封保存。

使用方法:

- 1、电泳结束后, 将凝胶剥离玻璃板, 直接放入染色盒中, 加入适当体积的考马斯亮蓝染色液, 使染色液能盖住胶;
- 2、摇床上摇动染色不少于 20 分钟, 如果胶非常厚, 染色的时间需适当延长;
- 3、倒掉染色液(可以回收重复使用), 用蒸馏水洗涤 2-3 次;
- 4、加入脱色液, 在摇床上摇动脱色, 期间更换脱色液 3-4 次, 至背景无色;
- 5、扫描或拍照记录。

注意事项:

本染色液为酸性, 有轻微腐蚀性, 使用时请作必要防护。为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。