



考马斯亮蓝脱色液

产品编号: WB-0111

产品规格: 1L

产品简介: 考马斯亮蓝脱色液(Commassie Blue Staining Destaining Solution)是用于蛋白凝胶考马斯亮蓝染色后脱色的溶液。本脱色液可以和本公司的考马斯亮蓝染色液(WB-0101)配套使用。脱色 1 小时可以观察到蛋白条带;为观察到最清晰的蛋白条带则需脱色更长时间。

保存条件: 室温保存, 至少一年有效。

使用说明: 染胶后倒出染色液用蒸馏水冲洗掉多余染色液, 加入适量脱色液应高于胶面三倍的体积, 置于水平摇床上脱色, 室温 4-24 小时。期间应更换脱色液 2-4 次, 直至蓝色背景基本被脱去, 蛋白条带达到理想效果。通常脱色 1-2 小时后即出现蛋白条带。

注意事项: 本染色液呈酸性, 有轻微腐蚀性, 使用时请作必要防护。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。