



Western 封闭液

产品编号: WB-0141

产品规格: 100ml

产品简介:

WB 封闭液(Western Blocking Buffer)可用于 WB 时转移了蛋白样品的 NC 膜或 PVDF 膜非特异性结合位点的封闭。封闭后,可以减少后续的一抗或二抗与膜的非特异性结合,降低背景着色,增强信噪比。

保存条件: 4℃保存,三个月有效。

使用说明:

临用前从 4℃冰箱中取出本产品,待完成转膜后,用 WB 洗涤液洗涤蛋白膜 1-2 分钟。加入 WB 封闭液,室温或者 37℃封闭 30-120 分钟,然后进行一抗孵育等后续操作。一次 WB 结束后,可以回收,4℃保存,用于下次的 WB。

注意事项:

- 1、本产品属蛋白制剂,室温放置过久易导致蛋白的降解和活性的丧失。
- 2、本产品含防腐剂,为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、通常在室温封闭 60 分钟即可。如果对于一些抗体,背景非常高,可以 4℃封闭过夜。