



丽春红染色液（1×）

产品编号：WB-0162

产品规格：100ml

产品简介：

丽春红染色溶液是一种通过使用显色染料丽春红（Ponceau S）与蛋白质氨基基团结合并显示红色蛋白条带，快速、敏感、可逆地检测在聚丙烯酰胺凝胶（PAGE）、PVDF膜、硝酸纤维素膜（Nitrocellulose membrane; NC）、醋酸纤维素膜（cellulose acetate）上蛋白的经典技术方法。适用于蛋白凝胶电泳和 Western blot 印迹膜的蛋白检测。本品为工作液，可直接使用，性能长期稳定，着色清晰灵敏，可检测 250ng 以上的蛋白。

保存条件：4℃保存，一年有效。

使用说明：

- 1、取适量丽春红染色液，染色液的用量，依膜的大小而定。
- 2、将 PVDF 膜、硝酸纤维素膜或醋酸纤维素膜浸没在丽春红染色液中，摇动 5-10 分钟或更长时间。
- 3、取出印迹膜，用蒸馏水、PBS 或其它适当溶液漂洗 2-3 次，可出现清晰条带。
- 4、再用蒸馏水、PBS 或其它适当溶液漂洗 2-3 次，每次 3-5 分钟，去除丽春红，可进行后续的 WB 检测。

注意事项：

丽春红染色液不适用于尼龙膜上的蛋白的检测。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。