



## TMB 显色试剂

产品名称: TMB 显色试剂

产品编号: EIA-0051

包装规格:

| 组分                                | 规格          |
|-----------------------------------|-------------|
| 酶底物显色液                            | 50ml        |
| TMB.HCl (1% DMSO)                 | 500 $\mu$ l |
| 30% H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | 25 $\mu$ l  |

产品简介:

本品包括酶底物显色液, TMB.HCl (1% DMSO), 30%H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 用于 ELISA 辣根过氧化物酶显色反应。使用时, 配制显色工作液: 10ml 酶底物显色液+100 $\mu$ l TMB 母液+5 $\mu$ l 30% 预冷双氧水, 混匀, ELISA 板每孔加 100 $\mu$ l, 37 $^{\circ}$ C, 显色 5-10min。50 $\mu$ l 每孔 ELISA 终止液终止反应。

检测波长: 450nm

保存条件: 4 $^{\circ}$ C 保存, 半年有效。如需长期保存, 将 TMB 母液分装成小管, 置于-20 $^{\circ}$ C, 一年有效。

注意事项:

- 1、配制好的显色液不稳定, 请在使用时现用现配, 配制好的显色液放置不要超过 15min。
- 2、TMB 对人体有刺激性, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

产品信息:

| 编号                 | 名称                       | 规格            |
|--------------------|--------------------------|---------------|
| EIA-0011/ EIA-0012 | ELISA 包被液                | 100 ml/500 ml |
| EIA-0021/ EIA-0022 | ELISA 洗涤液 (10 $\times$ ) | 100 ml/500ml  |
| EIA-0031/ EIA-0032 | ELISA 终止液                | 100ml/500ml   |
| EIA-0041           | ELISA 封闭液                | 100ml         |
| <b>EIA-0051</b>    | <b>TMB 显色试剂</b>          | <b>50ml</b>   |