



## 多聚-L-赖氨酸 (10×) 使用说明书

**产品名称:** 多聚-L-赖氨酸 (10×)

**产品编号:** AR-0111/AR-0112

**产品形式:** 本品为 10×浓缩液, 5ml 及 15ml 两种规格。

**使用方法:** 用移液器移取一定量的浓缩液, 加入适量蒸馏水或高压灭活的 DEPC 水 (1 份浓缩液+9 份蒸馏水), 混匀。在冰浴条件下, 将充分洗净、已干燥的玻片浸泡于稀释后的多聚赖氨酸工作液数十秒或提拉十次, 沥干。于室温下晾干 12~24 小时或低于 60℃ 烘干。

**保存条件:** 4℃ 保存。

**有效期:** 一年内使用有效。

**使用范围:** 多聚-L-赖氨酸是一种免疫组织化学中常用的防脱片剂, 可以防止石蜡切片在酶消化、微波或高温高压修复过程中出现脱片。同时, 也适用于组织学、冰冻切片、细胞涂片、原位杂交等实验中所使用的玻片的防脱片处理。

**产品信息:**

编号	名称	规格	单价 (¥)
AR-0111	多聚赖氨酸 (10×)	5ml	118.00
AR-0112	多聚赖氨酸 (10×)	15ml	295.00
AR-0121	APES (50×)	5ml	34.00
AR-0122	APES (50×)	15ml	98.00