



## APES (50×) 使用说明书

**产品名称:** APES (50×)

**产品编号:** AR-0121/AR-0122

**产品形式:** 本品为 50×浓缩液, 5ml 及 15ml 两种规格。

**使用方法:** 用移液器移取一定量的浓缩液, 加入适量丙酮 (1 份浓缩液+49 份丙酮), 混匀。  
在冰浴条件下, 将充分洗净、已干燥的玻片浸泡于稀释后的 APES 工作液数十秒或提拉十次, 沥干。于室温下晾干 12~24 小时或低于 60℃烘干。

**保存条件:** 4℃保存。

**有效期:** 一年

**使用范围:** APES 是一种免疫组织化学中常用的防脱片剂, 可以防止石蜡切片经酶消化、微波或高温高压修复过程中脱片。同时, 也适用于组织学、冰冻切片、细胞涂片、原位杂交等实验中所使用的玻片的防脱片处理。

**产品信息:**

编号	名称	规格
AR-0111	多聚赖氨酸 (10×)	5ml
AR-0112	多聚赖氨酸 (10×)	15ml
<b>AR-0121</b>	<b>APES (50×)</b>	<b>5ml</b>
<b>AR-0122</b>	<b>APES (50×)</b>	<b>15ml</b>