



水溶性伊红染色液

产品名称：水溶性伊红染色液

产品编号：AR-0731/AR-0732

产品形式：本品为即用型工作液。

使用方法：组织切片经苏木素染色后，用 0.25% 的氨水或 pH7.4 的 PBS 冲洗返蓝后，自来水冲洗干净，滴加本品 2 滴，染色 30 秒至 1 分钟，然后梯度乙醇溶液脱水，二甲苯透明，封片。

染色结果：胞质粉红色。

保存条件：室温避光保存。

有效期：至少一年有效。

使用范围：适用于 HE 染色。

注意事项：

- 1、样品数量很多时，可使用染色架和染色缸，以便于操作。
- 2、第一次使用本产品时建议先取 1-2 个样品做预实验。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。