



## AEC 酶底物显色试剂盒

**产品名称：** AEC 显色试剂盒

**产品编号：** AR-0621/AR-0622/AR-0623

**试剂盒组成：** A: 浓缩 AEC 显色剂 (20×)

B: 浓缩缓冲液 (20×)

C: 浓缩过氧化氢溶液 (20×)

**使用方法：** 0.85ml 蒸馏水中加入 20×的浓缩 AEC 显色剂 (A)、20×浓缩缓冲液 (B) 及 20×的浓缩过氧化氢溶液 (C) 各 50μl，混匀，配成 1ml 的工作液。每张切片滴 2 滴或者 100μl 新鲜配制的 AEC 溶液，显微镜下观察 8~20 分钟。然后用自来水冲洗。一般来说，室温下染色时间约为 5 分钟，最好在显微镜下根据颜色的发展来掌握染色时间。

**染色结果：** 用 AEC 显色的结果为红色。

**保存条件：** 工作液应现用现配，避光保存，30 分钟内有效。试剂盒应于 2~8℃ 保存。

**有效期：** 一年。

**注意事项：** 使用时应避免与眼睛及皮肤接触。

**使用范围：** 适用于 HRP 酶检测系统的组织切片染色。仅供研究使用。

**产品信息：**

产品编号	产品名称	规格	价格 (¥)
AR-0621	AEC KIT (20×)	1ml	75.00
AR-0622	AEC KIT (20×)	3ml	175.00
AR-0623	AEC KIT (20×)	15ml	780.00