



蛋白酶 K 消化液

产品名称：蛋白酶 K 消化液

产品编号：AR-0331

产品形式：本品为工作液，6ml/瓶。

使用方法：

- 1、滴加蛋白酶 K 工作液于组织上。
- 2、最佳孵育时间取决于组织固定时间的长短，一般需室温 6 分钟，也可长至 15 分钟。

保存条件：4℃ 保存

有效期：至少一年有效

注意事项：

1. 消化时间不宜过长，否则易导致细胞结构被破坏或组织切片的脱落。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。